



ЛАБОРАТОРНЫЕ НАСОСЫ И СИСТЕМЫ KNF ПОНИМАНИЕ ГЛАВНОГО



- 5 РОТАЦИОННОЕ ИСПАРЕНИЕ / ДИСТИЛЛЯЦИЯ
- 13 ДЕГАЗАЦИЯ
- 15 ФИЛЬТРАЦИЯ / ТВЕРДОФАЗНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ
- 17 АСПИРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ
- 19 ДОЗИРОВКА / ПЕРЕКАЧКА ЖИДКОСТЕЙ
- 21 СУШКА ГЕЛЯ
- 23 ВАКУУМНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР
- 25 ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ
- 27 МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ
- 28 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЛАБОРАТОРНЫЕ НАСОСЫ И СИСТЕМЫ KNF

ПОДКУПАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

KNF всегда стремится противопоставить каждодневным вызовам лабораторной работы простоту и легкость эксплуатации. Поэтому продукты KNF компактны, интуитивно управляемы и обладают рядом незаменимых в лаборатории преимуществ, таких как малозумность, высокая производительность и абсолютная надежность.

Наша техника – Ваш верный помощник.

РОТАЦИОННОЕ ИСПАРЕНИЕ / ДИСТИЛЛЯЦИЯ

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗНАНИЯМИ ЭКСПЕРТОВ

РОТАЦИОННОЕ ИСПАРЕНИЕ, АДАПТИРОВАННОЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НУЖД

В центре внимания KNF: что для Вас имеет решающее значение в работе с ротационным испарителем? Что должно обеспечить простоту, экономичность и надежность его каждодневной эксплуатации? Именно этими вопросами мы задавались при разработке и внедрении в производство наших RC 900 и бюджетного RC 600. Мы участвовали в повседневной работе в лабораториях и учли все пожелания операторов и замечания экспертов, тестировавших прибор.

Что отличает ротационные испарители KNF? Они подкупают очевидными преимуществами в эксплуатации, выверенными функциональными деталями и хорошо продуманной безопасностью.

**ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ВЫВЕРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ |
ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

RC 900. СИСТЕМА С МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Ротационный испаритель, откачной пост и охладитель идеально согласуются между собой как части одной системы.



RC 900

SC 920 G

C 900

RC 600. СОЗДАН ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ.

В зависимости от Вашего бюджета, возможны различные системные решения, например, включающее откачной пост, предназначенный для одновременной независимой работы с двумя испарителями.



RC 600

SCC 950

RC 600

RC 900

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ РАБОТЫ





reddot award 2014
winner

СИСТЕМА С МАКСИМУМОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ротационный испаритель RC 900

- Стройный дизайн, малые габариты
- Почти бесшумность для комфортной обстановки в лаборатории
- Гибкость в применении, простота в работе

Простое снятие конденсатора откручиванием накидной гайки. Конденсатор очень легко чистится.

Простое управление всеми функциями с помощью **дистанционного пульта управления** с сенсорным экраном и поворотной кнопкой.

Функция памяти – просто нажмите кнопку запоминания, чтобы сохранить текущую глубину погружения и скорость вращения колбы для легкого и безопасного повторения процесса.

■ **Шланги убраны внутрь штатива** – не портят внешний вид и не мешают в работе.

■ **Простой монтаж колбы** – просто вставьте ее на место до срабатывания защелки. Это делается одной рукой.

■ Удобная и плавная **регулировка наклона колбы** вращением ручки регулятора.

■ Беспроводная нагревательная баня со светодиодом, показывающим степень нагрева и сливным носиком, обеспечивающим **безопасное снятие и слив без проливаний**.



УСПЕШНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Идеально сбалансированная система:

ротационный испаритель RC 900 в сочетании с откачным постом SC 920 G и охладителем C 900 формирует эффективную и экономичную систему.

RC 600

НАДЕЖНАЯ РАБОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ



БЮДЖЕТНОЕ ИСПАРЕНИЕ



C 900

N 920 G

VC 900

RC 600

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ИСПАРЕНИЕ



C 900

SC 920 G

RC 600

СОЗДАН ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Ротационный испаритель RC 600

- Готовый к эксплуатации
- Очень надежный
- Безопасный и компактный

Простое снятие конденсатора — откручиванием накидной гайки. Конденсатор очень легко чистится.

Шланги зафиксированы на штативе.

Поворотная кнопка для настройки **температуры нагревательной бани и скорости вращения колбы.**


Безопасность как норма — охлаждающий конденсатор с покрытием.

Простой монтаж колбы — просто вставьте ее на место до срабатывания защелки. Это делается одной рукой.

Пульт управления — все функции управляются с помощью мембранной клавиатуры, обеспечивающей исключительную простоту работы.

Беспроводная нагревательная баня со светодиодами, показывающим степень нагрева и сливным носиком, обеспечивающим безопасное снятие и слив без проливаний.

Функция памяти — просто нажмите кнопку запоминания, чтобы сохранить текущую глубину погружения и скорость вращения колбы для легкого и безопасного повторения процесса.

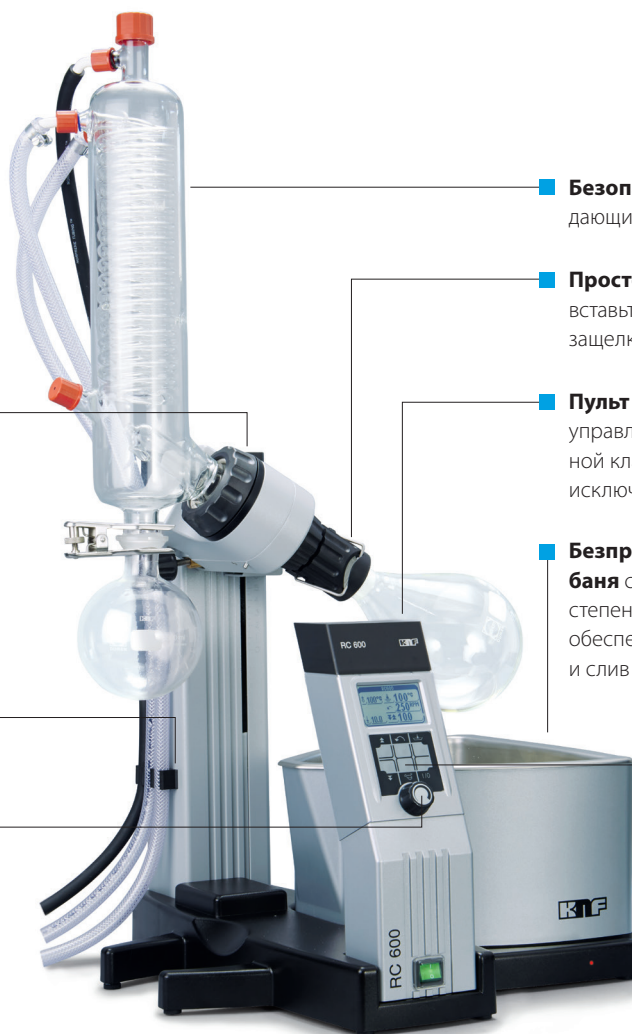

ДВОЙНОЕ ИСПАРЕНИЕ



RC 600

SCC 950

RC 600

ГИБКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

В зависимости от бюджета, возможны несколько системных решений, включающих испаритель, источник вакуума и охладитель — например пакет «двойного испарения», который включает откачной пост SCC 950, работающий одновременно и независимо с двумя испарителями.



БЕСШУМНЫЕ

Откачные посты SCC 950, SC 920 G и SC 950

- Производительность до 3 м³/ч / Предельный вакуум 2 мбар абс.
- Дистанционный пульт управления для контроля снаружи закрытого вытяжного шкафа
- SCC 950: Оснащенный двумя контроллерами для одновременной и независимой откачки двух ротационных испарителей
- Автоматическое и точное определение точки кипения с последующим плавным понижением давления
- Регулировка скорости вращения
- Встроенный газобалластный клапан

LABOPORT®



НАДЕЖНЫЕ

Откачные посты SC 820 und SC 840

- Производительность до 2,04 м³/ч / Предельный вакуум 8 мбар абс.
- Посты включают химостойкий вакуумный насос, раму-основание, конденсатор, сепаратор и контроллер



РЕГУЛИРОВКА ВАКУУМА

Вакуумный контроллер VC 900


- Регулировка уровня вакуума
- Включает в себя пульт управления с датчиком давления и внешний управляемый клапан
- Легкий в использовании

LABOPORT®



ХИМСТОЙКИЙ

Мембранные вакуумные насосы N 820.3 FT.18 и N 840.3 FT.18

- Производительность до 2.04 м³/ч / Предельный вакуум 8 мбар абс.
- Высокая стойкость к парам и конденсату
- Головка из TFM™ PTFE и мембрана с PTFE-покрытием – идеальное сочетание для откачки даже высоко-агрессивных/коррозийных газов и паров
-  Соответствуют классу взрывозащиты **ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)**
- Возможны исполнения с газобалластным клапаном: N 820.3 FT.18 G и N 840.3 FT.18 G

LABOPORT®



НАДЕЖНЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 842.3 FT.18

- Производительность 2,04 м³/ч / Предельный вакуум 2 мбар абс
- Высокая устойчивость к парам и конденсату
- Головка из PTFE и мембрана с PTFE-покрытием – идеальное сочетание для откачки даже высоко-агрессивных / коррозионных газов и паров

С РЕГУЛИРОВКОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Мембранный вакуумный насос N 920 G

- Производительность 1,26 м³/ч / Предельный вакуум 2 мбар абс.
- Высокая скорость откачки в зоне низкого вакуума
- Встроенная регулировка частоты вращения для легкой и быстрой настройки производительности насоса
- PPS-головка с сочетанием с мембраной с PTFE-покрытием для откачки агрессивных / коррозионных газов и паров
- встроенный газобалластный клапан

Примечание: подключенный к N 920 G через управляющий кабель контроллер VC 900 управляет производительностью насоса, меняя частоту вращения вала его двигателя.



МОЩНЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 860.3 FT.40.18

- Производительность 3,6 м³/ч / Предельный вакуум 4 мбар абс.
- Встроенная система самоосушки KNF обеспечивает быстрое удаление конденсата из головок насоса без падения вакуума. Это значительно сокращает время технологического процесса и увеличивает срок службы головок.
- Химостойкость и, следовательно, применимость для откачки высоко-агрессивных / коррозионных газов и паров




ЭКОНОМИЧНЫЙ

Охладитель C 900

- Диапазон рабочей температуры от -10 до +40 °С, охлаждающая способность 250 Вт
- Компактность, малогабаритность
- Брызгозащищенная мембранная клавиатура
- Простая заправка





ДЕГАЗАЦИЯ
СТАБИЛЬНЫЙ ВАКУУМ ДЛЯ
ЧЕТКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ



LABOPORT®



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 816.3 KT.18

- Производительность 0,96 м³/ч / Предельный вакуум 20 мбар абс.
- Мембрана с PTFE-покрытием для агрессивных / коррозионных газов и паров

LABOPORT®



БЫСТРЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 938.50 KT.18


- Производительность 1,8 м³/ч / Предельный вакуум 15 мбар абс.
- Параллельно-последовательное соединение головок обеспечивает высокую скорость откачки
- Мембрана с PTFE-покрытием для агрессивных / коррозионных газов и паров

LABOPORT®



ХИМОСТОЙКИЙ

Мембранный вакуумный насос N 820.3 FT.18

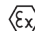- Производительность 1,2 м³/ч / Предельный вакуум 8 мбар абс.
- Высокая стойкость к парам и конденсату
- Головка из TFM™ PTFE и мембрана с PTFE-покрытием – идеальное сочетание для откачки даже высоко-агрессивных/коррозионных газов и паров
-  Соответствуют классу взрывозащиты **ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)**
- Возможны исполнения с газобалластным клапаном: N 820.3 FT.18 G

С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

Мембранный вакуумный насос N 920 G

- Производительность 1,26 м³/ч / Предельный вакуум 2 мбара абс.
- Высокая скорость откачки в зоне низкого вакуума
- Встроенная регулировка частоты вращения для легкой и быстрой настройки производительности насоса
- PPS-головка с сочетанием с мембраной с PTFE-покрытием для откачки агрессивных / коррозионных газов и паров
- Встроенный газобалластный клапан

Примечание: подключенный к N 920 G через управляющий кабель контроллер VC 900 управляет производительностью насоса, меняя частоту вращения вала его двигателя.





ФИЛЬТРАЦИЯ / ТФЭ

НАДЕЖНЫЙ ВАКУУМ ДЛЯ ЧИСТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
КОМПАКТНЫЙ, МОЩНЫЙ, БЫСТРЫЙ.

LABOPORT®



ПОЧТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛЫШ

Мембранный вакуумный мини-насос N 86 KT.18

- Производительность 0,33 м³/ч / Предельный вакуум 160 мбар абс.
- Очень компактный
- Мембрана с PTFE-покрытием для агрессивных / коррозионных газов и паров

LABOPORT®



МОЩНЫЕ

Мембранный вакуумный насос N 816.3 KT.18 и N 816.1.2 KT.18

- Производительность до 1,8 м³/ч / Предельный вакуум до 20 мбар абс.
- Мембрана с PTFE-покрытием для агрессивных / коррозионных газов и паров

LABOPORT®



БЫСТРЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 938.50 KT.18


- Производительность 1,8 м³/ч / Предельный вакуум 15 мбар абс.
- Параллельно-последовательное соединение головок обеспечивает высокую скорость откачки
- Мембрана с PTFE-покрытием для агрессивных / коррозионных газов и паров


LABOPORT®



ХИМОСТОЙКИЙ

Мембранный вакуумный насос N 840.3 FT.18

- Производительность 2,04 м³/ч / Предельный вакуум 8 мбар абс.
- Высокая стойкость к парам и конденсату
- Головка из TFM™ PTFE и мембрана с PTFE-покрытием – идеальное сочетание для откачки даже высоко-агрессивных / коррозионных газов и паров
-  Соответствуют классу взрывозащиты **ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)**
- Возможны исполнения с газобалластным клапаном: N 840.3 FT.18 G



АСПИРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ

ВАКУУМ КАК ПОМОЩНИК С ТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ



LABOPORT®



ПОЧТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛЫШ

Мембранный вакуумный мини-насос N 86 KT.18

- Производительность 0,33 м³/ч / Предельный вакуум 160 мбар абс.
- Очень компактный
- Мембрана с PTFE-покрытием для агрессивных / коррозионных газов и паров

LABOPORT®



МОЩНЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 816.3 KT.18


- Производительность 0,96 м³/ч / Предельный вакуум 20 мбар абс.
- Мембрана с PTFE-покрытием для агрессивных / коррозионных газов и паров

LABOPORT®



ХИМОСТОЙКИЙ

Мембранный вакуумный насос N 810.3 FT.18


- Производительность 0,6 м³/ч / Предельный вакуум 8 мбар абс.
- Высокая стойкость к парам и конденсату
- Головка из TFM™ PTFE и мембрана с PTFE-покрытием – идеальное сочетание для откачки даже высоко-агрессивных/коррозионных газов и паров
-  Соответствуют классу взрывозащиты **ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)**
- Возможны исполнения с газобалластным клапаном: N 810.3 FT.18 G



ДОЗИРОВКА И ПЕРЕКАЧКА ЖИДКОСТЕЙ

ТОЧНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И ЧИСТАЯ РАБОТА
С НЕЙТРАЛЬНЫМИ И АГРЕССИВНЫМИ
ЖИДКОСТЯМИ

LIQUIPORT®

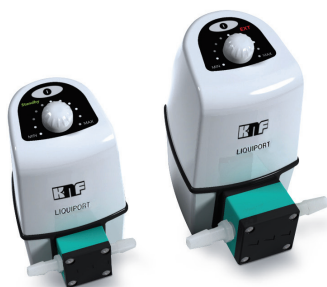

НАДЕЖНЫЕ

**Химстойкие мембранные жидкостные насосы
NF 100 и NF 300**

- Производительность от 0,2 до 3 л/мин / напор 10 м вод. ст., высота всасывания 3 м вод. ст.
- Самовсасывающие, работающие всухую
- Материал исполнения головок: PP, PVDF или PTFE на Ваш выбор. Материал мембраны – PTFE, материал клапанов – FFKM
- Доступны исполнения с напором 60 м вод. ст.
- Производительность регулируется вручную (исполнение S) или вручную и с помощью внешнего сигнала (исполнение RC)

SIMDOS®



ТОЧНЫЕ

**Химстойкие мембранные дозирующие насосы
SIMDOS® 02 и SIMDOS® 10**

- Производительность от 0,03 до 100 мл/мин / напор 60 м вод. ст., высота всасывания 2 или 3 м вод. ст.
- Материал исполнения головок: PP, PVDF или PTFE на Ваш выбор. Материал мембраны – PTFE, материал клапанов – FFKM
- Производительность регулируется вручную (исполнение S) или вручную и с помощью внешнего сигнала (исполнение RC)
- Дополнительная защитная мембрана для максимальной безопасности
- Активация соответствующей команды в меню сервис заметно упрощает процесс замены рабочей мембраны

СУШКА ГЕЛЯ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЛАГОДАРЯ
ХИМОСТОЙКОСТИ И ПЛАВНОЙ
РЕГУЛИРОВКЕ ВАКУУМА




LABOPORT®



ХИМОСТОЙКИЙ

Мембранный вакуумный насос N 820.3 FT.18

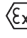- Производительность 1,2 м³/ч / предельный вакуум 8 мбар абс.
- Высокая стойкость к парам и конденсату
- Головка из TFM™ PTFE и мембрана с PTFE-покрытием – идеальное сочетание для откачки даже высоко-агрессивных/коррозийных газов и паров
-  Соответствуют классу взрывозащиты **ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)**
- Возможны исполнения с газобалластным клапаном: N 820.3 FT.18 G

С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ



Мембранный вакуумный насос N 920 G

- Производительность 1,26 м³/ч / Предельный вакуум 2 мбара абс.
- Высокая скорость откачки в зоне низкого вакуума
- Встроенная регулировка частоты вращения для легкой и быстрой настройки производительности насоса
- PPS-головка с сочетанием с мембраной с PTFE-покрытием для откачки агрессивных / коррозионных газов и паров
- Встроенный газобалластный клапан

Примечание: подключенный к N 920 G через управляющий кабель контроллер VC 900 управляет производительностью насоса, меняя частоту вращения вала его двигателя.

A close-up photograph of a laboratory setting. A hand wearing a blue nitrile glove holds a clear plastic test tube with a blue cap, containing a red liquid. The test tube is held vertically over a black centrifuge rotor, which has several other test tubes with blue caps. In the background, a pipette and a yellow multi-well plate are visible on a white lab bench. The overall scene is brightly lit with a cool blue color palette.

ВАКУУМНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР
ТОЧНЫЙ И ВЫСОКИЙ ВАКУУМ ДЛЯ БЫСТРОЙ
И БЕРЕЖНОЙ РАБОТЫ С ПРОБАМИ



С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

Мембранный вакуумный насос N 920 G

- Производительность 1,26 м³/ч / Предельный вакуум 2 мбара абс.
- Высокая скорость откачки в зоне низкого вакуума
- Встроенная регулировка частоты вращения для легкой и быстрой настройки производительности насоса
- PPS-головка с сочетанием с мембраной с PTFE-покрытием для откачки агрессивных / коррозионных газов и паров
- Встроенный газобалластный клапан


Примечание: подключенный к N 920 G через управляющий кабель контроллер VC 900 управляет производительностью насоса, меняя частоту вращения вала его двигателя.

LABOPORT®



ХИМОСТОЙКИЙ

Мембранный вакуумный насос N 840.3 FT.18

- Производительность 2,04 м³/ч / Предельное остаточное давление 8 мбар абс.
- Высокая устойчивость к парам и конденсату
- Головка из TFM™ PTFE и мембрана с PTFE-покрытием – идеальное сочетание для откачки даже высоко-агрессивных/коррозионных газов и паров
-  Соответствуют классу взрывозащиты **ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)**
- Возможны исполнения с газобалластным клапаном: N 840.3 FT.18 G



МОЩНЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 860.3 FT.40.18

- Производительность 3,6 м³/ч / Предельный вакуум 4 мбар абс.
- Встроенная система самоосушки KNF обеспечивает быстрое удаление конденсата из головок насоса без падения вакуума. Это значительно сокращает время технологического процесса и увеличивает срок службы головок.
- Благодаря своей химостойкости может использоваться для работы с высоко-агрессивными / коррозионными газами и парами



ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ХИМО- И КОНДЕНСАТО-
СТОЙКОСТЬ ПРИ БЫСТРОЙ ОТКАЧКЕ БОЛЬШОГО
КОЛИЧЕСТВА ПАРОВ

LABOPORT®SD



ИСПЫТАННЫЕ

Мембранные вакуумные насосы N 820.3 FT.40.18 и N 840.3 FT.40.18

- Производительность с 2,04 м³/ч / предельный вакуум 10 мбар абс.
- Встроенная система самоосушки KNF обеспечивает быстрое удаление конденсата из головок насоса без падения вакуума. Это значительно сокращает время технологического процесса и увеличивает срок службы головок.
- Благодаря своей химостойкости может использоваться для работы с высоко-агрессивными / коррозионными газами и парами

МОЩНЫЙ

Мембранный вакуумный насос N 860.3 FT.40.18

- Производительность 3,6 м³/ч / Предельный вакуум 4 мбар абс.
- Встроенная система самоосушки KNF обеспечивает быстрое удаление конденсата из головок насоса без падения вакуума. Это значительно сокращает время технологического процесса и увеличивает срок службы головок.
- Благодаря своей химостойкости может использоваться для работы с высокоагрессивными / коррозионными газами и парами

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭКОНОМИЧНОЕ И КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАКУУМОМ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОЦЕССОВ





БЕСШУМНЫЙ

Откачной пост SC 950

- Производительность 3 м³/ч / предельный вакуум 2 мбар абс.
- Дистанционное управление для контроля снаружи закрытого вытяжного шкафа
- Автоматическое и точное определение точки кипения с последующим поддержанием соответствующего давления
- Регулировка частоты вращения вала двигателя
- Встроенный газобалластный клапан

LABOBASE®



СТАБИЛЬНЫЕ

Вакуумные системы SBC 840.40 и SBC 860.40

- Производительность до 3,6 м³/ч / предельный вакуум до 4 мбар абс.
- До 10 пользователей
- Полностью автоматическая вакуумная система, состоящая из химостойкого вакуумного насоса, рамы-основания, конденсатора, сепаратора, контроллера, отсечного клапана и блока питания


РЕГУЛИРОВКА ВАКУУМА





Вакуумный контроллер VC 900

- Регулировка уровня вакуума
- Включает в себя пульт управления с датчиком давления и внешний управляемый клапан
- Легкий в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	LABOPORT® N 86 KT.18	LABOPORT® N 816.3 KT.18	LABOPORT® N 816.1.2 KT.18	LABOPORT® N 938.50 KT.18	N 920 G	LABOPORT® N 810.3 FT.18  Соответствуют классу взрывозащиты АТЕХ II 2G IIB+H2 ТЭХ (только для внутренней атмосферы)	
ПРИМЕНЕНИЕ	Фильтрация	x	x	x	x		
	ТФЭ	x	x		x		
	Дегазация		x		x		
	Аспирация жидкостей	x	x			x	
	Сушка геля					x	
	Ротационное испарение					x	
	Дистилляция					x	
	Вакуумные печи						
	Централизованное обеспечение вакуумом						
	Вакуумные концентраторы					x	
	Дозировка / перекачка жидкостей						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	Производительность на атм. давлении (м³/ч)	0,33	0,96	1,8	1,8	1,26	
	Предельный вакуум (мбар абс.)	160	20	160	15	2	
	Избыт. давление (бар)	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Производительность при t воды 20°C и нулевом напоре (мл/мин)						
	Производительность при t воды 20°C и нулевом напоре (л/мин)						
	Напор (м вод. ст.)						
	Высота всасывания (м вод. ст.)						
	Штуцер под шланг (мм)	ID 4	ID 6	ID 6	ID 10	ID 10	
	Допустимая температура среды и окружающая температура	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	Темп. среды: + 5 ... +40 °C Окруж. темп.: +10 ... +40 °C	+5 ... +40 °C
	Вес (кг)	1,9	3,95	3,95	6,8	8,5	
	Габариты Ш x В x Г (мм)	90 x 141 x 164	90 x 141 x 361	102 x 141 x 361	110 x 212 x 317	158 x 226 x 324	
МАТЕРИАЛ	Головка насоса	PPS	PPS	PPS	PPS	TFM™ PTFE	
	Мембрана	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	
	Клапан	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Клапан хладагента – G 1/2, ID 8						
	Глушитель	Код заказа 000345	Код заказа 000345		Код заказа 007006	Код заказа 007006	
	Штуцер под шланг	G1/8 ID4 PVDF Код заказа 025671 G1/8 ID6 PVDF Код заказа 123363 G1/8 ID4 PA Код заказа 001936 G1/8 ID6 PA Код заказа 000360 G1/8 ID8 PA Код заказа 004975	G1/8 ID6 PVDF Код заказа 123363 G1/8 ID6 PA Код заказа 000360 G1/8 ID8 PA Код заказа 004975		G1/8 ID10 PVDF Код заказа 112004		
	Клапан-регулятор давления с манометром	Код заказа 001786					
	Клапан-регулятор вакуума с вакуумметром	Код заказа 001787	Код заказа 0057830	Код заказа 0057830	Код заказа 112432	Код заказа 112432	
	Фланец					Код заказа 046625	
	Газпромывная склянка 0,5 л						
	Регулирующий клапан и вакуумный ввод для вытяжных шкафов (PE-HD)						
	Вакуумный ввод для лабораторной мебели (PPS)						
	Мобильный контроллер для автоматической регулировки вакуума						

LABOPORT® N 820.3 FT.18  Соответствуют классу взрывозащиты ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)	LABOPORT® N 840.3 FT.18  Соответствуют классу взрывозащиты ATEX II 2G IIB+H2 T3X (только для внутренней атмосферы)	LABOPORT® N 842.3 FT.18	LABOPORT® SD N 820.3 FT.40.18	LABOPORT® SD N 840.3 FT.40.18	N 860.3 FT.40.18	LABOBASE® SBC 840.40	LABOBASE® SBC 860.40
	X						
X							
X							
X	X	X			X		
		X			X		
			X	X	X		
						X	X
	X				X		
1,2	2,04	2,04	1,2	2,04	3,6	2,04	3,6
8	8	2	10	10	4	10	4
1	1	1	1	1	1	1	1
ID 10	ID 10	ID 10	ID 10	ID 10	ID 12	ID 10	ID 10
+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C
9,3	12,6	13,4	9,6	12,9	14,8	22,9	25,3
154 x 207 x 312	166 x 226 x 341	167 x 228 x 341	177 x 220 x 312	189 x 239 x 341	291 x 278 x 331	450 x 515 x 322	314 x 552 x 437
TFM™ PTFE	TFM™ PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие
FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM
						Код заказа 045075	Код заказа 045075
						Код заказа 045886	Код заказа 045886
						Код заказа 118366	Код заказа 118366
						Код заказа 118364	Код заказа 118364
						Код заказа 118362	Код заказа 118362
						Код заказа 048459	Код заказа 048459

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	SCC 950	SC 920 G	SC 950	VC 900	LABOPORT® SC 820	LABOPORT® SC 840	
ПРИМЕНЕНИЕ	Фильтрация						
	ТФЭ						
	Дегазация						
	Аспирация жидкостей						
	Сушка геля						
	Ротационное испарение	x	x	x	x	x	
	Дистилляция	x	x	x	x		
	Вакуумные печи						
	Централизованное обеспечение вакуумом			x	x		
	Вакуумные концентраторы						
	Дозировка / перекачка жидкостей						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	Производительность на атм. давлении (м³/ч)	3	1,26	3	1,2	2,04	
	Предельный вакуум (мбар абс.)	2	2	2	8	8	
	Избыт. давление (бар)				1	1	
	Производительность при t воды 20°C и нулевом напоре (мл/мин)						
	Производительность при t воды 20°C и нулевом напоре (л/мин)						
	Напор (м вод. ст.)						
	Высота всасывания (м вод. ст.)						
	Штуцер под шланг (мм)	пневматика: ID 10 Охлаждение: ID 8 Инерт. газ: ID 4	пневматика: ID 10 Охлаждение: ID 8 Инерт. газ: ID 6	пневматика: ID 10 Охлаждение: ID 8 Инерт. газ: ID 4	пневматика: ID 10 Охлаждение: ID 10 Инерт. газ: ID 4	пневматика: ID 10 Охлаждение: ID 8	пневматика: ID 10 Охлаждение: ID 8
	Допустимая температура среды и окружающая температура	+10 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+10 ... +40 °C	+5 ... +40 °C	+5 ... +40 °C
	Вес (кг)	16,1	15,2	14,5	1,2	16,0	19,3
	Габариты Ш x В x Г (мм)	353 x 487 x 376	336 x 423 x 294	246 x 487 x 313	101 x 181 x 67	289 x 506 x 397	289 x 506 x 417
МАТЕРИАЛ	Головка насоса	PPS	PPS	PPS	PTFE	PTFE	
	Мембрана	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	
	Клапан	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	FFPM	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Клапан хладагента – G 1/2, ID 8	Код заказа 117121	Код заказа 117121	Код заказа 117121	Код заказа 045075	Код заказа 045075	
	Глушитель	для пульта дист. управления Код заказа 301313	для пульта дист. управления Код заказа 120132				
	Стенной кронштейн	для пульта дист. управления Код заказа 301314	для пульта дист. управления Код заказа 120130				
	Ножной выключатель для РС-исполнения (ручное и внешнее управление)						
	Прямоточный фильтр						
	Зарядное устройство	Код заказа 129478					
	Блок питания				Код заказа 302033		
Управляющий кабель N 920 G				Код заказа 307757 (2 м) Код заказа 307758 (5 м)			



Стенной кронштейн

30



Кронштейн под штатив



Ножной выключатель



Прямоточный фильтр FS 60



Прямоточный фильтр FS 25

SIMDOS® 02	SIMDOS® 10	LIQUIPORT® NF 100	LIQUIPORT® NF 300
x	x	x	x
0,03 – 20	1 – 100		
		0,2 – 1,3	0,5 – 3,0
60	60	10 (60 при LIQUIPORT® NF 1.100)	10 (60 при LIQUIPORT® NF 1.300)
2	3	3	3
ID 1,6/AD 3,2	ID 4/AD 6	ID 8	ID 12
Окруж. темп.: +5 ... +40 °C Темп. среды: +5 ... +80 °C	Окруж. темп.: +5 ... +40 °C Темп. среды: +5 ... +80 °C	Окруж. темп.: +5 ... +40 °C Темп. среды: +5 ... +80 °C	Окруж. темп.: +5 ... +40 °C Темп. среды: +5 ... +80 °C
0,9	0,9	1,0	1,5
93 x 144 x 150	93 x 144 x 150	99 x 177 x 130	104 x 188 x 160
на выбор PP, PVDF или PTFE	на выбор PP, PVDF или PTFE	на выбор PP, PVDF или PTFE	на выбор PP, PVDF или PTFE
PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие	PTFE-покрытие
FFKM	FFKM	FFKM	FFKM
Код заказа 160474	Код заказа 160474	Код заказа 160474	Код заказа 160474
Код заказа 160473	Код заказа 160473	Код заказа 160473	Код заказа 160473
Код заказа 155872	Код заказа 155872	Код заказа 155872	Код заказа 155872
FS 60 T PVDF Размер ячейки 70 мкм Код заказа 165210 FS 60 X PEEK Размер ячейки 35 мкм Код заказа 165212	FS 25 T PVDF Размер ячейки 70 мкм Код заказа 165211 FS 25 X PEEK Размер ячейки 35 мкм Код заказа 165213		

	RC 900	RC 600	C 900
ПРИМЕНЕНИЕ			
Ротационное испарение	x	x	x
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ			
Нагревательная баня: температура нагрева (°C)	20 – 180	20 – 180	
Диапазон рабочих температур (°C)			-10 – +40
Параметры подачи хладагента (конденсатор):			
- Допустимое давление (бар)	3	3	
- Допустимая температура	-15 – +20	-15 – +20	
- Охлаждаемая поверхность (см²)	1230	1230	
Охлаждающая способность (Вт)			250
Параметры испарительной колбы:			
- Объем колбы (мл)	50 – 3000	50 – 3000	
- Частота вращения колбы (об/мин)	25 – 250	25 – 280	
- Высота подъема (мм)	150	150	
- Скорость подъема (мм/с)	38	38	
Стабильность температуры (°C)			± 0,5
Объем заправки (л)			1,7 – 2,6
Хладагент			R134a
Регулировка температуры			ПИД-регулирование
Вес (кг)	9,1	9,1	27
Габариты Ш x В x Г (мм)			235 x 520 x 400
- без стекла	431 x 464 x 447	431 x 464 x 453	-
- со стеклом	487 x 823 x 447	487 x 823 x 453	-
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Защитный колпак для нагревательной бани	Код заказа 127204	Код заказа 127204	
Дополнительный клапан	Код заказа 300639	Код заказа 300639	
Клапан хладагента	Код заказа 300853		
Собирабельная колба (вакуумостойкая):	Код заказа:	Код заказа:	
- 100 мл	300557	300557	
- 250 мл	300558	300558	
- 500 мл	128158	128158	
- 1000 мл	113939	113939	
- 2000 мл	113938	113938	
Испарительная колба NS29/32:	Код заказа:	Код заказа:	
- 50 мл	113079	113079	
- 100 мл	113080	113080	
- 250 мл	113081	113081	
- 500 мл	113082	113082	
- 1000 мл	128159	128159	
- 2000 мл	113083	113083	
- 3000 мл	113084	113084	
Колба для порошков NS29/32:	Код заказа:	Код заказа:	
- 500 мл	300588	300588	
- 1000 мл	300589	300589	
- 2000 мл	300590	300590	
Пеногаситель NS29/32	Код заказа 301114	Код заказа 301114	
Вакуум. уплотнение	Код заказа 113046	Код заказа 113046	

KNF В ВАШЕЙ СТРАНЕ

ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ KNF

Австралия KNF Regional Office

Moreland West VIC 3055

Tel. +61 3 9386 4959

info@knf.com.au

www.knf.com.au

Бенелюкс, Нидерланды KNF Verder B.V.

3451 GG Vleuten

Tel. +31 30 677 92 40

info@knf-verder.nl

www.knf-verder.nl

Бенелюкс, Бельгия и Люксембург

KNF Verder N.V.

2630 Aartselaar

Tel. +32 3 871 96 24

info@knf.be

www.knf.be

Китай KNF Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai 201203

Tel. +86 21 5109 9695

info@knf.com.cn

www.knf.com.cn

Германия KNF Neuberger GmbH

79112 Freiburg

Tel. +49 7664 5909 0

info@knf.de

www.knf.de

Франция KNF Neuberger SAS

68128 Village-Neuf

Tel. +33 389 70 35 00

info@knf.fr

www.knf.fr

Индия

KNF Pumps + Systems (India) Pvt. Ltd.

Hinjewadi Pune 411 057

Tel. +91 20 640 13 923

info@knfpumps.in

www.knfpumps.in

Италия KNF Italia S.r.l.

20063 Cernusco s. Naviglio (MI)

Tel. +39 02 929 04 91

info@knf.it

www.knf.it

Япония KNF Japan Co. Ltd.

Tokyo 104-0033

Tel. +81 3 3551 7931

info@knf.co.jp

www.knf.co.jp

Корея KNF Neuberger Ltd.

135-502 Seoul

Tel. +82 2 959 0255

knf@knfkorea.com

www.knfkorea.com

Латинская Америка

KNF Regional Office

Tel. +1 609 649 1010

gb@knf.com

www.knf.com/es

Марокко, Тунис, Алжир

KNF Neuberger SAS

68128 Village-Neuf

Tel. +33 389 70 35 00

info@knf.fr

www.knf.fr

Швеция, Дания,

Финляндия, Норвегия

KNF Neuberger AB

117 43 Stockholm

Tel. +46 8 744 51 13

info@knf.se

www.knf.se

Швейцария KNF Neuberger AG

8362 Balterswil

Tel. +41 71 973 99 30

knf@knf.ch

www.knf.ch

Сингапур KNF Regional Office

Tel. +65 9722 1994

info@knf.com.sg

www.knf.com.sg

Англия, Ирландия

KNF Neuberger U.K., Ltd.

Witney, Oxfordshire OX28 4FA

Tel. +44 1993 77 83 73

info@knf.co.uk

www.knf.co.uk

США, Канада KNF Neuberger, Inc.

Trenton, NJ 08691-1810

Tel. +1 609 890 8600

knfusa@knf.com

www.knfusa.com

ЦЕНТРЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА KNF

Газовые насосы KNF Neuberger GmbH

DE-79112 Freiburg

info@knf.de

www.knf.de

Микронасосы для газов KNF Micro AG

CH-6260 Reiden

info@knf-micro.ch

www.knf-micro.ch

Жидкостные насосы KNF Flodos AG

CH-6210 Sursee

info@knf-flodos.ch

www.knf-flodos.ch